

天
净
沙
系
列

CAT#: 211002-2.5
(原 200101C)
常温运输和保存

BINGENE

病毒样品保存液（去污剂灭活法， 粉红色）

使用手册 V1.0

江苏天净沙基因诊断技术有限公司

网址: www.bingene.com; 电话: 400-6005850; 电邮: order@bingene.com

产品及特点	本产品用于冠状病毒、流感病毒、手足口病毒、麻疹风疹病毒等各种病毒及相关样本的采集和常温运输。它能快速灭活病毒和酶的活性，同时还能保护病毒的核酸在常温下 4 天不降解，方便样品的运输和异地检测。本产品具有以下特点： 1. 含病毒快速灭活试剂，可以在数分钟之内灭活各种 DNA 病毒和 RNA 病毒，使之失去传染性。 2. 含有高效酶灭活试剂，可以快速灭活包括 DNase 和 RNase 在内的各种酶，去除降解核酸的隐患。 3. 含有特殊的核酸保护剂和稳定剂，可以使释放出来的病毒 DNA 和病毒 RNA 在常温下 4 天内无明显的降解。如果超过 4 天需要-20℃保存和运输。 4. 可用于各种拭子的采集保存和运输，包括口腔拭子、咽喉拭子、鼻腔拭子、阴道拭子等等。 5. 保存的样品可以在常温运输（4 天之内），保存的样品可以直接用于后续的核酸纯化（需要自备核酸纯化试剂盒）。 6. 本产品保存液中的病毒已经灭活，不能用于病毒培养。 7. 本产品只能用于科研。												
规格及成分	本产品用大纸盒包装 <table><tr><th>成 份</th><th>编号</th><th>规格</th><th>包装材料</th></tr><tr><td>病毒样品保存液 (去污剂灭活法, 粉红色)</td><td>211002</td><td>2.5L</td><td>2.5L 塑料桶</td></tr><tr><td>使用手册</td><td>211002sc</td><td>1 份</td><td>无</td></tr></table>	成 份	编号	规格	包装材料	病毒样品保存液 (去污剂灭活法, 粉红色)	211002	2.5L	2.5L 塑料桶	使用手册	211002sc	1 份	无
成 份	编号	规格	包装材料										
病毒样品保存液 (去污剂灭活法, 粉红色)	211002	2.5L	2.5L 塑料桶										
使用手册	211002sc	1 份	无										
运输及保存	常温运输和保存，有效期一年。												
自备试剂	5mL 塑料样品管、拭子。												
使用方法	注意：尽管本产品含有病毒灭活剂，但不能排除离心管外在取样时污染了病毒，因此操作人员必须按处理传染性样品的方法进行相应的防护，必须在合乎国家规定的实验室进行所有操作。本产品具有抑菌性，但不能排除分装到采样管中时不被污染，分装前后需进行适当的灭菌处理。 1. 采样前，在含有病毒保存液的采样管的标签上标注相关样品信息。 2. 根据不同的采样要求,用采样拭子在相应的部位和器官采样。具体采样方法如下： a) 鼻拭子：将拭子头轻轻插入鼻道内鼻腭处，停留片刻后缓慢转动退出。 b) 咽拭子：用拭子擦拭双侧咽扁桃体及咽后壁后退出。 c) 尿道采样：对男性，用拭子插入尿道约 2cm 处旋转，静止数秒后退出。对												

	女性，抹去宫颈口粘液，用拭子插入宫颈管 1-2cm 处后退出。 d) 其他拭子采样：本手册暂不详述。 3. 迅速将拭子放入含有病毒保存液的采样管中，将拭子在样品管中旋转 15 秒。 4. 将采样拭子在折断处折断，丢弃把柄端，旋紧管盖。 5. 新鲜采集的标本应在 4℃-25℃下 96 小时（4 天）内运送至实验室，进行核酸纯化，未能 96 小时送至实验室的，应置于-70℃或以下保存，DNA 样品也可以放-20℃保存。
关联产品	病毒保存液（胍盐灭活法）