

天
净
沙
系
列

CAT#:211235-250
常温运输和保存

BINGENE

尿液样品保存液（DNA 纯化用）

使用手册 V1.0

江苏天净沙基因诊断技术有限公司

网址: www.bingene.com; 电话: 400-6605850; 电邮: order@bingene.com

产品及特点	本产品用于在室温条件下长期保存用于 DNA 提取的尿液样品。它具有下列特点： 1. 能够高效、长期保证 DNA 分子的完整性。 2. 室温保存尿液 DNA 时间可以长达六个月，尤其适合于野外尿液样品采集。 3. DNA 完整性好，纯化后长度在 20-50Kb 之间。 4. DNA 无化学修饰，提得的 DNA 可用于酶切、电泳、Southern 杂交和 PCR 等分子生物学实验。 5. 能防止尿液在 4℃ 结晶。 6. 安全可靠，本产品无毒无害。 7. 使用简单，直接把新鲜的尿液样品与本产品混合即可。			
规格及成分	本产品使用大立盒包装			
	成分	编号	规格	包装材料
	尿液样品保存液	211235	250 mL	250 mL 本色瓶
	使用手册	211235sc	1 份	无
运输及保存	室温运输及保存，有效期两年。			
自备试剂	无			
使用方法	1. 迅速将尿液与本产品按 10:1 的比例混合。比如 100mL 尿液加 10mL 本产品。 2. 常温闭光保存直到使用。 3. 使用自备的常规液体 DNA 提取方法提取 DNA 即可。也可以使用本公司生产的尿液 DNA 纯化试剂盒。 4. 提取得到 DNA 可用于酶切、电泳、Southern 杂交和 PCR 等分子生物学实验。			
关联产品	非冻型组织 DNA 保存液			