

天
净
沙
系
列

CAT#:211241-0.5
低温运输, -20℃保存

BINGENE

微量 RNA 助沉剂

使用手册 V1.0

江苏天净沙基因诊断技术有限公司

网址: www.bingene.com; 电话: 400-6605850; 电邮: order@bingene.com

产品及特点	微量 RNA 助沉剂是一种经去 RNase 处理的，能有效地促进微量 RNA 沉淀回收的大分子聚合物，适用于提取样品中的微量 RNA。它具有下列特点： 1. 促进微量 RNA 的沉淀，其沉淀条件跟常规乙醇或异丙醇 RNA 沉淀相同，故可直接加入到样品中促进微量 RNA 的沉淀和回收。 2. 使用多样，可以在核酸提取的任何步骤中加入，既可以加到提取液中，也可以加到稀释的 RNA 样品中。 3. 化学惰性，不影响核酸的 A260/280 光吸收，不影响后续的反应过程(如 cDNA 合成 RT-PCR 和体外转录等)。 4. 不含 RNase。			
规格及成分	本产品使用塑料袋包装			
	成份	编号	规格	包装材料
	微量 RNA 助沉剂	211241	0.5mL	0.5mL 绿盖管
	使用手册	211241sc	1 份	无
运输及保存	低温运输，-20℃保存，有效期一年。			
自备试剂	RNA 样品或微量组织样品			
使用方法	一：用于提取微量组织样品中的 RNA（推荐用法） 加入裂解液中使用:按 10-20 uL 本产品/mL 裂解液的比例将本产品加入常用 RNA 提取液(如 TRIzol) 中，然后按相应的操作规程直接提取 RNA。 如果裂解液中含有 CTAB，则需要在最后醇沉淀时加入，后续处理不变。 二：用于沉淀回收反应体系中的微量 RNA 直接将 5-10 uL 本产品加入待沉淀的 RNA 溶液中，然后按盐/乙醇或盐/异丙醇沉淀 RNA 的经典操作规程沉淀 RNA。			
关联产品	微量 DNA 助沉剂			