

天
净
沙
系
列

CAT#: 211258-20
低温运输, -20℃保存

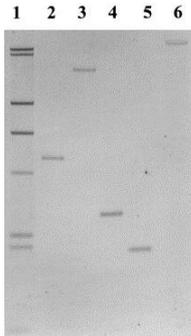
BINGENE

地高辛标记的 λ /Hind III Marker
(Southern 专用)

使用手册 V1.0

江苏天净沙基因诊断技术有限公司

网址: www.bingene.com; 电话: 400-6005850; 电邮: order@bingene.com

<p>原理及特点</p>	<p>本产品是用 DIG（地高辛）标记的 λ/Hind III DNA Marker，可以用做 Southern 杂交的 Marker，以便准确确定杂交片段的大小。本产品特点如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 即开即用，非常方便，不需要用户自己去标记。 2. 含上样液，可以直接电泳上样，不需要再加上样液。 3. 每个 DNA 片段显色强度均匀。 4. 本产品共 10ug，可以直接上样 20 次，每次 0.5ug。 												
<p>规格及成分</p>	<p>本产品使用塑料袋包装</p> <table border="1" data-bbox="454 629 1436 842"> <thead> <tr> <th>成份</th> <th>编号</th> <th>规格</th> <th>包装材料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地高辛标记的 λ/Hind III Marker (Southern 专用, 50ng/uL)</td> <td>211258</td> <td>200 uL</td> <td>0.5mL 本色盖</td> </tr> <tr> <td>使用手册</td> <td>211258sc</td> <td>1 份</td> <td>无</td> </tr> </tbody> </table>	成份	编号	规格	包装材料	地高辛标记的 λ /Hind III Marker (Southern 专用, 50ng/uL)	211258	200 uL	0.5mL 本色盖	使用手册	211258sc	1 份	无
成份	编号	规格	包装材料										
地高辛标记的 λ /Hind III Marker (Southern 专用, 50ng/uL)	211258	200 uL	0.5mL 本色盖										
使用手册	211258sc	1 份	无										
<p>运输及保存</p>	<p>低温运输，-20℃保存，有效期一年</p>												
<p>自备试剂</p>	<p>Southern 杂交用基因组 DNA 样品</p>												
<p>使用方法</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按常规方法制备琼脂糖胶和酶切基因组 DNA。本试剂盒不提供相关试剂。 2. 上样。在琼脂糖凝胶的两侧的加样孔中各加入 10uL (0.5ug) 本产品（不需要再加上样液）。 3. 按常规方法电泳。 4. EB 或其他染料染色后 UV 观察结果。由于 Southern 杂交的电泳时间都较长，建议电泳后再染色并拍照。 5. 按常规的方法进行 Southern 杂交和检测 DIG。 												
<p>使用效果</p>	<p>本产品使用效果 (Southern 杂交结果)：最左边 1 号为本产品，其片段长度从上到下分别为：23130bp、9416bp、6557bp、4361bp、2322bp、2027bp 和 564bp。125bp 不可见。</p> 												
<p>关联产品</p>	<p>生物素标记的 λ/HindIII Marker (Southern 专用)</p>												