

天
净
沙
系
列

CAT#:220201-50
低温运输、-20℃保存

BINGENE

DNA Marker A

使用手册 V1.0

江苏天净沙基因诊断技术有限公司

网址: www.bingene.com; 电话: 400-6005850; 电邮: order@bingene.com

产品及特点	本产品用作凝胶电泳中双链线状 DNA 的分子量大小参照，它具有下列特点： 1. 由 11 条大小不同的单一 DNA 片段混合组成，这些片段的长度分别为 100bp、200bp、300bp、400bp、500bp、600bp、700bp、800bp、900bp、1000bp 和 1500bp。 2. 每个条带的含量确定（见使用效果），故可用于相对定量。 3. 含上样缓冲液，可以直接上样电泳。 4. 得到的电泳条带长度准确，明亮清晰，背景较低，稳定性很好。 5. 本系列产品与各种琼脂糖和各种电泳缓冲液兼容。 6. 本产品共 250uL，足够 50 次上样（每次上样 5uL）。				
规格及成分		成 份	编 号	规 格	包装材料
		DNA Marker A	220201	250 uL	1.5mL 白盖管
		使用手册	220201sc	1 份	无
运输及保存	低温运输、短期 4℃保存、长期-20℃保存，有效期一年。				
使用方法	直接上样电泳，每次加样量为 5 uL。				
使用效果	2% Agarose bp ng/5μl 150075 100050 90045 80040 70035 60030 50050 40040 30030 20030 10050				
关联产品	DNA Marker B				