

液体样品 RNA 纯化试剂盒（沉淀法）

使用手册 V1.0

产品及特点	本产品是是专门用于从各种微量和痕量样品中提取 DNA 和 RNA 的试剂盒。它具有下列特点： 1. 核酸的回收率高，可以达到 90%以上，可以跟 QIAGEN 的同类产品媲美。 2. 一管式操作，减少了样品污染的可能。 3. 一站式套装，除样品外客户不需要准备任何试剂，降低了实验误差。 4. 安全无毒，不需要使用苯酚和氯仿等有机溶液。 5. 可以处理各种形态的样品，包括液体样品，单个或少量的细胞，微小胚胎等等。 6. 与 PCR、荧光 PCR、RT-PCR、荧光 RT-PCR 等后续反应兼容。 7. 试剂稳定，可以长期放置。 8. 本试剂盒足够 50 次微量提取，每次微量提取可以处理 0.3mL 液体样品。 9. 本产品只能用于科研。																											
规格及成分	本产品使用小扁盒包装 <table><tr><th>成份</th><th>编号</th><th>规格</th><th>包装材料</th></tr><tr><td>液体样品 RNA 纯化溶液 A</td><td>220529a</td><td>15 mL</td><td>15 mL 本色瓶</td></tr><tr><td>液体样品 RNA 纯化溶液 B</td><td>220529b</td><td>25 mL</td><td>30 mL 本色瓶</td></tr><tr><td>液体样品 RNA 纯化溶液 C</td><td>220529c</td><td>50 mL</td><td>60 mL 本色瓶</td></tr><tr><td>液体样品 RNA 纯化溶液 D</td><td>220529d</td><td>10 mL</td><td>10 mL 本色瓶</td></tr><tr><td>使用手册</td><td>220529sc</td><td>1 份</td><td>无</td></tr></table>				成份	编号	规格	包装材料	液体样品 RNA 纯化溶液 A	220529a	15 mL	15 mL 本色瓶	液体样品 RNA 纯化溶液 B	220529b	25 mL	30 mL 本色瓶	液体样品 RNA 纯化溶液 C	220529c	50 mL	60 mL 本色瓶	液体样品 RNA 纯化溶液 D	220529d	10 mL	10 mL 本色瓶	使用手册	220529sc	1 份	无
成份	编号	规格	包装材料																									
液体样品 RNA 纯化溶液 A	220529a	15 mL	15 mL 本色瓶																									
液体样品 RNA 纯化溶液 B	220529b	25 mL	30 mL 本色瓶																									
液体样品 RNA 纯化溶液 C	220529c	50 mL	60 mL 本色瓶																									
液体样品 RNA 纯化溶液 D	220529d	10 mL	10 mL 本色瓶																									
使用手册	220529sc	1 份	无																									
运输及保存	常温运输和保存，有效期一年。溶液 B 和溶液 C 具有挥发性，使用后需要将瓶盖拧紧。																											
自备试剂	无																											
使用方法	1. 将不超过 0.1 mL 的样品转移到自备的 1.5 mL 旋盖塑料离心管中。 2. 加入 0.3 mL 液体样品 RNA 纯化溶液 A，盖上盖子后振荡 3-5 秒。注意:液体样品 RNA 纯化溶液 A 用前需 37℃-65℃水浴融化并充分摇匀后方可使用。 3. 室温静置 10 分钟。 4. 加入 0.4 mL 液体样品 RNA 纯化溶液 B，盖上盖子后振荡 3-5 秒。 5. 15,000 g 室温离心 15 分钟。强烈建议在离心管管壁上用记号笔做简单标记以区别离心面和向心面。 6. 小心移弃上清。注意不要触及离心面管底的核酸沉淀。 7. 加入 1.0 mL 液体样品 RNA 纯化溶液 C，振荡数秒后 15,000 g 室温离心 5 分钟。 注意：将离心管放入离心机时一定要将离心面向外。 8. 小心移弃上清。注意不要触及离心面管底的核酸沉淀。																											

	9. 短暂离心数秒。注意：将离心管放入离心机时一定要离心面向外。 10. 小心移弃残留上清（残留的液体样品 RNA 纯化溶液 C 会影响后续反应）。此时管壁（离心面方向）上将有可见的膜状沉淀。 11. 加入 100 μl 液体样品 RNA 纯化溶液 D，用移液枪仔细吹打离心管管底和管壁的膜状沉淀，使其溶解。溶解液如果混浊或有少量不溶物是正常现象，不溶沉淀物中就裹含有核酸。 12. 直接取适量样品用于 PCR 或 RT-PCR，也可短期保存于-20℃或-80℃。
关联产品	液体样品 DNA 纯化试剂盒