

天  
净  
沙  
系  
列

CAT#:220570-250  
常温运输和保存

**BINGENE**

## 非冻型尿液 DNA 保存液

---

使用手册 V1.0

江苏天净沙基因诊断技术有限公司

网址: [www.bingene.com](http://www.bingene.com); 电话: 400-6605850; 电邮: [order@bingene.com](mailto:order@bingene.com)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 产品及特点 | <p>本产品是在室温条件下长期保存用于 DNA 提取的尿液样品保存液。它能够高效、长期保证 DNA 分子的完整性。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 保存时间长，可室温保存尿液DNA长达六个月，尤其适合于野外尿液样品采集。</li><li>2. DNA完整性好，纯化后长度在20-50 Kb之间。</li><li>3. DNA无化学修饰，提得的DNA可用于酶切、电泳、Southern杂交和PCR等分子生物学实验。</li><li>4. 能防止尿液在4℃结晶。</li><li>5. 安全可靠，本产品无毒无害。</li><li>6. 使用简单，直接把新鲜的尿液样品与本产品混合即可。</li><li>7. 本产品只能用于科研。</li></ol> |          |        |            |
| 规格及成分 | 本产品使用大立盒包装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |            |
|       | 成分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 编号       | 规格     | 包装材料       |
|       | 非冻型尿液 DNA 保存液                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220570   | 250 mL | 250 mL 本色瓶 |
|       | 使用手册                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220570sc | 1 份    | 无          |
| 运输及保存 | 室温运输及保存，有效期两年。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |            |
| 自备试剂  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |            |
| 使用方法  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 迅速将尿液与本产品按 10:1 的比例混合。比如 100mL 尿液加 10mL 本产品。</li><li>2. 常温闭光保存直到使用。</li><li>3. 使用自备的常规液体 DNA 提取方法提取 DNA 即可。推荐使用尿液 DNA 纯化试剂盒（过柱法），使用尿液 DNA 纯化试剂盒提取本产品保存的尿样，兼容性好，提取效率更高。</li><li>4. 提取得到 DNA 可用于酶切、电泳、Southern 杂交和 PCR 等分子生物学实验。</li></ol>                                                                               |          |        |            |
| 关联产品  | 非冻型组织 DNA 保存液                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |            |