

天
净
沙
系
列

CAT#:220573-20
低温运输、-20℃保存

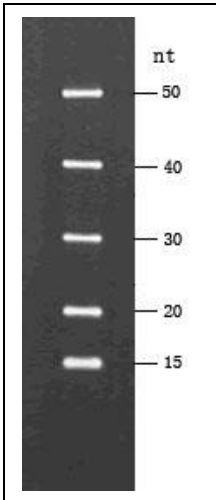
BINGENE

Oligo DNA Marker (地高辛标记)

使用手册 V1.0

江苏天净沙基因诊断技术有限公司

网址: www.bingene.com; 电话: 400-6005850; 电邮: order@bingene.com

产品及特点	本产品是地高辛标记的 Oligo DNA Marker，它具有下列特点： 1. 由长度分别为 15nt、20nt、30nt、40nt 和 50nt 的五条地高辛标记的 Oligo DNA 条带组成，适用于 Oligo DNA 或 Oligo RNA 的地高辛杂交检测。 2. 每条带浓度为 0.3ug/uL，方便在杂交前的电泳检测。 3. 本产品足够至少 20 次上样。												
规格及成分	本产品使用塑料袋包装 <table><tr><td>成份</td><td>编号</td><td>规格</td><td>包装材料</td></tr><tr><td>Oligo DNA Marker (地高辛标记)</td><td>220573</td><td>150 uL</td><td>0.5mL 本色盖</td></tr><tr><td>使用手册</td><td>220573sc</td><td>1 份</td><td>无</td></tr></table>	成份	编号	规格	包装材料	Oligo DNA Marker (地高辛标记)	220573	150 uL	0.5mL 本色盖	使用手册	220573sc	1 份	无
成份	编号	规格	包装材料										
Oligo DNA Marker (地高辛标记)	220573	150 uL	0.5mL 本色盖										
使用手册	220573sc	1 份	无										
运输及保存	低温运输，-20℃保存，保存期为一年。												
使用方法	1. 将 5 uL 本产品与 15 uL 10M 的尿素溶液(自备)或 5 uL 2×miRNA 电泳上样液（需要另购）混合后直接上样。也可以使用跟电泳样品所用的相同的其它电泳上样液。 2. 电泳后用 0.5 ug/mL 的 EB 溶液染色半小时后即可在 UV 下观察。 3. 然后进行转膜和印迹膜杂交检测。由于本产品是地高辛标记的，因此只能用地高辛杂交检测系统检测。本试剂盒不提供相关试剂。												
使用效果	 图注：用 5 uL 本产品在浓度为 15%的 PAGE（含 7 M 尿素）上电泳（用 1×TEB 缓冲液），最后用 0.5 ug/mL 的 EB 溶液染色。杂交显色得到的条带图谱同此电泳图谱。												
关联产品	Oligo DNA Marker（生物素标记）												