

天  
净  
沙  
系  
列

CAT#:900924-250  
低温运输，-20℃保存

**BINGENE**

可逆型印迹膜蛋白染色液（丽春红 S 法）

Ponceau S Staining Solution

使用手册 V1.0

江苏天净沙基因诊断技术有限公司

网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com

<p><b>产品及特点</b></p>	<p>可逆型印迹膜蛋白染色液体（丽春红法）是含丽春红 S(Ponceau S)的染色液，它具有下列特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 可以用于各种蛋白印迹膜（PVDF 膜、硝酸纤维素膜和醋酸纤维素膜）上的蛋白的显色检测。</li> <li>2. 丽春红染料带负电荷，可以与蛋白质上带正电荷的氨基酸残基结合，同时丽春红也可以与蛋白的非极性区相结合，从而形成红色的条带。</li> <li>3. 丽春红对印迹膜上的蛋白的染色是可逆的，染色后可以用蒸馏水、PBS 或其它适当溶液洗去，方便后续处理。</li> <li>4. 对印迹膜上的蛋白的检测下限是 250 纳克。</li> </ol>												
<p><b>规格及成分</b></p>	<p style="text-align: center;">本产品用立式盒包装</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">成分</th> <th style="width: 20%;">编号</th> <th style="width: 20%;">规格</th> <th style="width: 30%;">包装材料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可逆型印迹膜蛋白染色液体 (丽春红法)</td> <td>900924</td> <td>250 mL</td> <td>250 mL 本色瓶</td> </tr> <tr> <td>使用手册</td> <td>900924sc</td> <td>1 份</td> <td>无</td> </tr> </tbody> </table>	成分	编号	规格	包装材料	可逆型印迹膜蛋白染色液体 (丽春红法)	900924	250 mL	250 mL 本色瓶	使用手册	900924sc	1 份	无
成分	编号	规格	包装材料										
可逆型印迹膜蛋白染色液体 (丽春红法)	900924	250 mL	250 mL 本色瓶										
使用手册	900924sc	1 份	无										
<p><b>自备试剂</b></p>	<p>样品</p>												
<p><b>运输及保存</b></p>	<p>室温保存，一年有效。</p>												
<p><b>使用方法</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将完成蛋白质印迹转移后的 PVDF 膜、硝酸纤维素膜或醋酸纤维素膜浸没在本产品中，摇床上中速摇动 3-5 分钟或更长时间，直至出现清晰条带。对结果作适当的分析和记录（如照相，扫描等）。</li> <li>2. 用蒸馏水、PBS 或其它适当溶液漂洗印迹膜 2-3 次，每次 3-5 分钟，去除丽春红，直到没有可见的颜色。</li> <li>3. 进行后续的各种显色或者检测。</li> </ol>												
<p><b>关联产品</b></p>	<p>蛋白银染试剂盒</p>												